


EnSURE™ Touch

EnSURE™ Touch

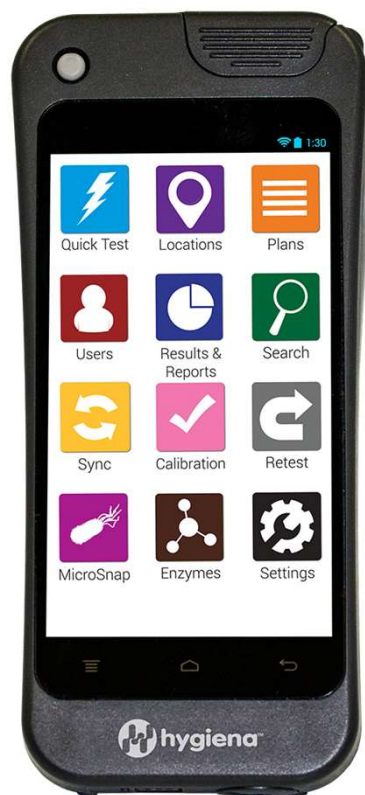

Ecran tactile qui permet d'accéder à toutes les fonctions et les caractéristiques du système en quelques touches



- ✓ Test rapide de contrôle de nettoyage et désinfection
- ✓ Test rapide d'identification des indicateurs qualité
- ✓ Ajouter et éditer des utilisateurs, endroits à tester.....
- ✓ Fonction de recherche rapide : plan, endroit du test et utilisateur
- ✓ Effectuer une vérification d'étalonnage
- ✓ Faire fonctionner un test qui doit être retester
- ✓ Synchronisation au logiciel "Cloud"
- ✓ Connexion au wifi
- ✓ Possibilité de partager l'écran pour une assistance technique à distance
- ✓ Accéder aux analyses de tendance et rapports
- ✓ Faire une simulation des résultats RLU des concurrents

Un accès facile à la chambre de lecture qui facilite le nettoyage


D'autres fabricants exigent que vous renvoyiez votre système si la chambre de lecture devient contaminée. Cela entraîne des réparations coûteuses et retarde vos essais jusqu'à ce que la machine soit retournée. Nos systèmes sont conçus pour que vous puissiez nettoyer vous-même la chambre de lecture afin de minimiser les temps d'arrêt et d'éviter les coûts.



Interface conviviale

L'écran de lecture est convivial, permet de fournir en détail le résultat du test et avoir la possibilité de le retester immédiatement si'il est insatisfaisant

EnSURE™ Touch

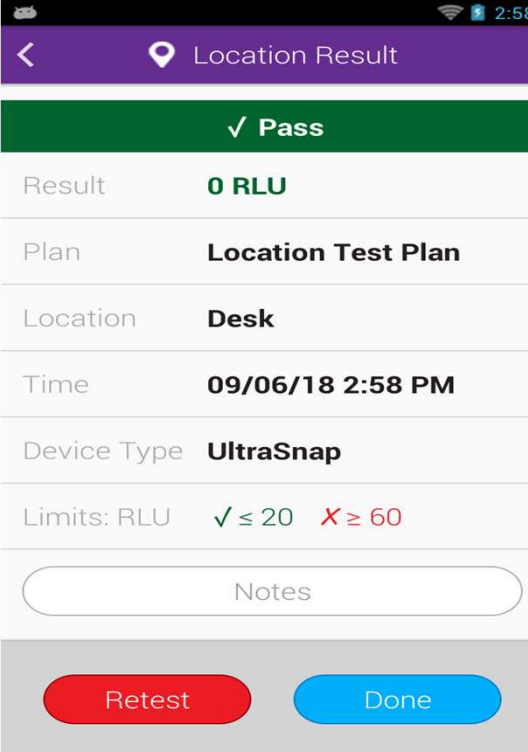

The screenshot displays the 'Location Result' screen of the EnSURE Touch application. The interface is clean and user-friendly, with a purple header bar containing a back arrow and the title 'Location Result'. Below the header, a green bar indicates a 'Pass' status. The main content area lists test details in a table-like format:

Result	0 RLU
Plan	Location Test Plan
Location	Desk
Time	09/06/18 2:58 PM
Device Type	UltraSnap
Limits: RLU	✓ ≤ 20 ✗ ≥ 60

Below the table is a text input field labeled 'Notes'. At the bottom, there are two prominent buttons: a red 'Retest' button and a blue 'Done' button.



Systeme de protection solide

EnSURE™ Touch

Écran doté d'un filtre incassable résistant aux différents rayures, la robustesse de la coque en silicone permet au système de résister aux différents choc et salissures



Caractéristique technique


- ✓ Capteur type phodiode
- ✓ Même sensibilité que le EnSURE
- ✓ Mémoire : 2GB de mémoire interne stockage illimité dans le cloud
- ✓ Compatible Wi-Fi
- ✓ Batterie : Lithium-Ion, rechargeable avec cable USB
- ✓ Taille : 7x3x1
- ✓ Support plusieurs langues



EnSURE™ Touch

Synchronisation au Logiciel Cloud par un seul clic

EnSURE™ Touch

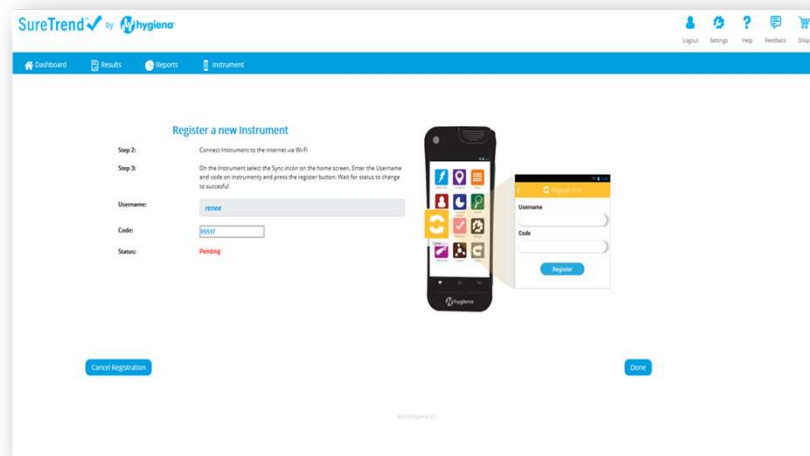

La touche et l'application « Synchronisation » permet de synchroniser en quelques secondes les données de résultats sur le Sure-Trend Cloud après avoir créé un espace personnel protégé par un mot de passe.

Le Sure-Trend Cloud



EnSURE™ Touch

- ✓ Le tableau de bord entièrement interactif permet une visualisation rapide des données, vous montrant tout en un coup d'œil.
- ✓ Configuration facile un ou des centaines d'instruments à partir d'un seul compte SureTrend
- ✓ Surveillez les essais à partir d'un ou plusieurs sites
- ✓ Création rapide des graphiques des résultats de test avec de nombreux rapports configurables par l'utilisateur

Tests compatibles


ATP	Organismes Indicateurs*	Efficacité de Procédés*
UltraSnap [®]	MicroSnap [®] EB	ZymoSnap [®] ALP
SuperSnap [®]	MicroSnap [®] E.coli	CROSS CHECK
AquaSnap [®] FREE	MicroSnap [®] TOTAL	
AquaSnap [®] TOTAL	MicroSnap [®] COLIFORM	



EnSURE™ Touch




#5895929

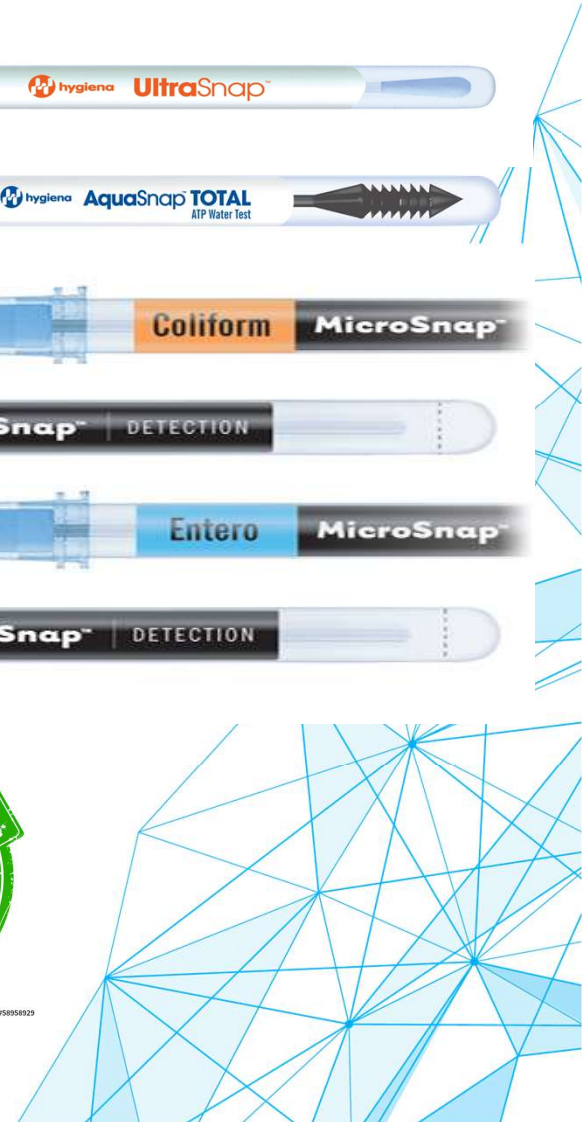


Contrôle de calibration “Calcheck”

Calibration en interne en quelques secondes, une utilisation illimitée grâce à la technologie LED, vous n’avez plus besoin de faire retourner l’appareil chez le fournisseur

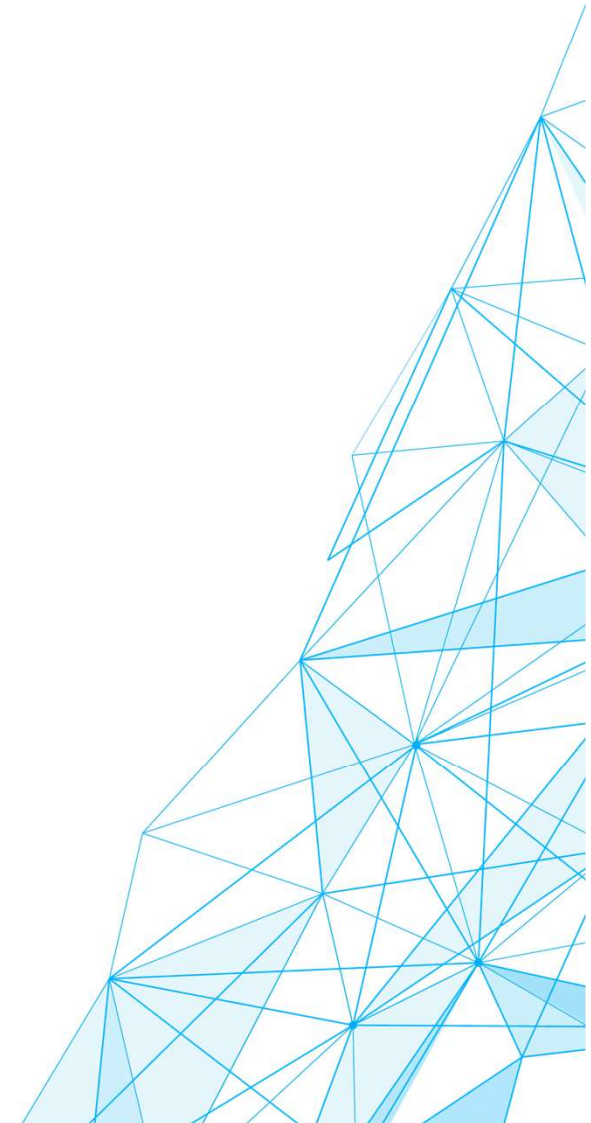

Guide et Manuel

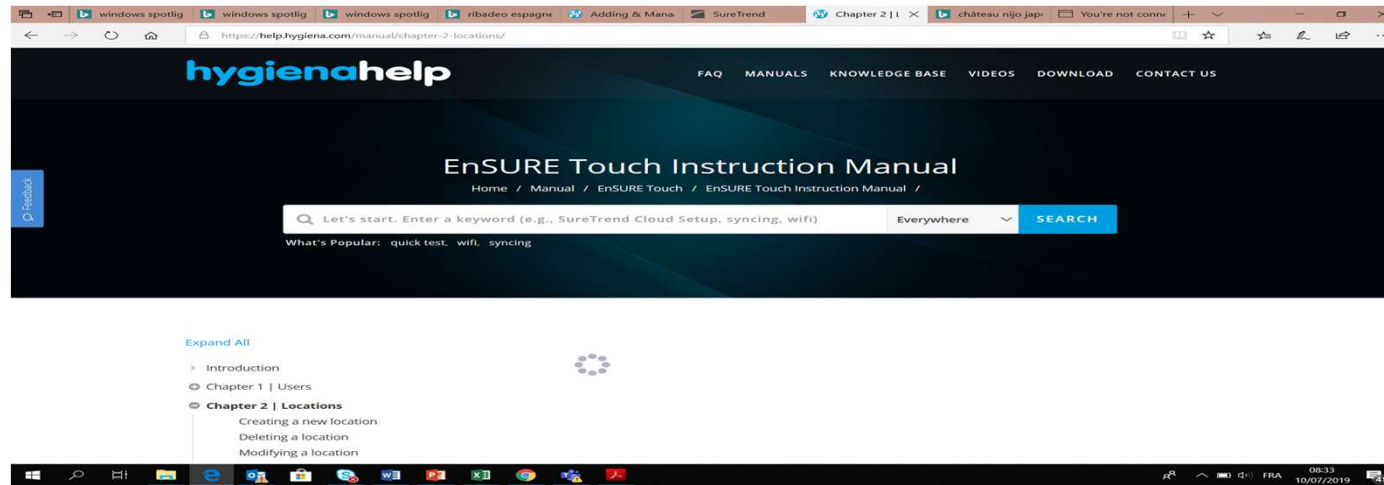

www.sopac.com

EnSURE™ Touch

- Chapitre 1 : **utilisateurs**
- Chapitre 2 : **endroits du tests**
- Chapitre 3 : **plan du test**
- Chapitre 4 : **résultats et rapport**
- Chapitre 5 : **personnalisation**

